




Prelievo campioni aria e ambienti di lavoro

Materiali, prelievo, trasporto

Check list materiali necessari al campionamento:

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

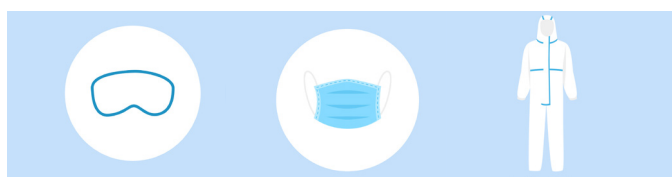


occhiali

mascherina

abiti
protettivi

MATERIALI PER CAMPIONAMENTO

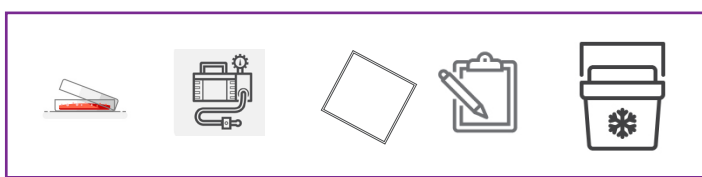

piastre
pronte

pompe per
campionamento aria

dima

verbale di
campionamento

trasporto
refrigerato

CAMPIONAMENTO ATTIVO DI ARIA

1- PREPARAZIONE

Per il campionamento, pulire con igienizzante il portapiastre del campionatore d'aria (SAS). Montare la piastra opportuna per l'analisi di interesse senza toccarne l'interno. Posizionare il coperchio della piastra affinché non si contaminino.

2- PRELIEVO

Posizionare il campionatore all'altezza opportuna per lo scopo. Impostare nel campionatore portata e tempo di campionamento ed azionare lo strumento. Chiudere la piastra con relativo coperchio.



3- TRASPORTO

Scrivere sull'etichetta il nome del campione, la data di campionamento ed il nome dell'impianto. Trasportare al laboratorio entro 24-48 ore. Compilare il verbale di prelievo.



COME SCEGLIERE LA PIASTRA

Parametro

CONTA BATTERICA TOTALE

MUFFE E LIEVITI

LEGIONELLA

Terreno

PCA

PCA

GVPC

ATTENZIONE

I campioni devono arrivare al laboratorio ad una temperatura compresa tra 2 - 8 °C.



GELT INTERNATIONAL
scientific consulting

Per concordare ritiro/consegna tamponi
051 0195372
support@geltinternational.it





Prelievo campioni digestato

Materiali, prelievo, trasporto

PRELIEVO SEPARATO LIQUIDO

● 1- PREPARAZIONE E PRELIEVO (a)

Per il campionamento di separato liquido da vasca di stoccaggio, aprire il rubinetto di scarico e smaltire il primo secchio (circa 10 litri). Riempire un secondo secchio, miscelarlo e travasare con mestolo un'aliquota nella apposita **bottiglia in plastica da 1 litro** per 3/4 del volume.

● 2- PREPARAZIONE E PRELIEVO (b)

Per campionamento da pozzetto di raccolta, riempire direttamente apposita **bottiglia in plastica da 1 litro** per 3/4 del volume prelevando direttamente da tubo di scarico. Chiudere il tappo.



● 3- TRASPORTO


Scrivere sull'etichetta il nome del campione, la data di campionamento ed il nome dell'impianto. Trasportare al laboratorio entro 24 ore.



PRELIEVO SEPARATO SOLIDO


● 1- PRELIEVO

Per il prelievo di separato solido, prelevare almeno 4 aliquote da 1 litro cadauna da platea ad almeno 40 cm sotto la superficie.

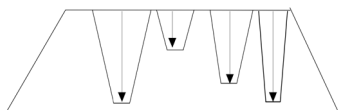

● 2-PREPARAZIONE

Unire le aliquote, effettuare quartatura e mettere il campione risultante da soli 2 quarti opposti in sacchetto da 2 litri.

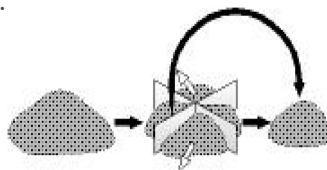

● 3- TRASPORTO

Scrivere sull'etichetta il nome del campione, la data di campionamento ed il nome dell'impianto. Trasportare al laboratorio entro 24 ore. Compilare il verbale di prelievo.



GELT INTERNATIONAL
scientific consulting

Per concordare ritiro/consegna tamponi
051 0195372
support@geltinternational.it

