




Prelievo campioni superficiali

Materiali, prelievo, trasporto

Check list materiali necessari al campionamento:

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

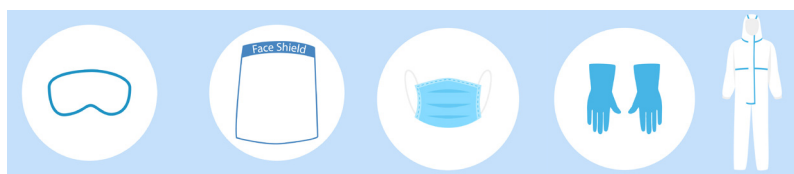

occhiali o visiera

mascherina

guanti
monouso

abiti
protettivi

MATERIALI PER CAMPIONAMENTO




tamponi dima

verbale di
campionamento

trasporto
refrigerato

1- APRIRE LA BUSTINA

Aprire il contenitore ed estrarre il tubo lungo con tampone tenendolo dall'estremità (tappo).

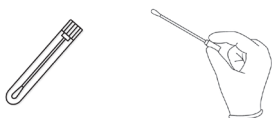


2- PREPARARE IL TAMPONE

Tenere il contenitore con il liquido verticalmente per non rovesciare il contenuto.



4- PRELIEVO

A- **superficie piana:** strisciare il tampone in verticale, orizzontale e diagonale ruotandolo (10x10 cm) all'interno della dima.

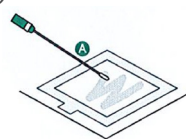


4- PRELIEVO

B- **superficie non piana:** strisciare negli angoli e ove possibile



5- CHIUSURA TAMPONE

Riporre il tampone nel tubo plastico originale e chiuderlo bene.

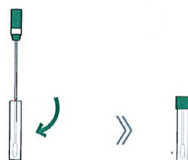

6- TRASPORTO

Scrivere i dati identificativi sul tubo e quelli del prelievo nel relativo verbale. Trasportare al laboratorio i tubi in un contenitore isolante a 2-8°C entro 8 ore.

